

DE OEC BMBI Műszer használati utasítás	Száma: BSL2-009	
	Érvényessége: 2013. szeptember 1-től	
MEMMERT VÍZFÜRDŐ HASZNÁLATI UTASÍTÁS		
Készítette:	aláírás	dátum
Ellenőrizte:	aláírás	dátum
Jóváhagyta:	aláírás	dátum
Tartalma: 2 oldal	-- darab melléklettel együtt	
Referenciák: Memmert vízfürdő kézikönyv		

Felülvizsgálta (dátum/aláírás):	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:

DE OEC BMBI Műszer használati utasítás	Száma: BSL2-009
MEMMERT VÍZFÜRDŐ HASZNÁLATI UTASÍTÁS	
Készítette:	aláírás dátum
Ellenőrizte:	aláírás dátum

Általános használat:

A készülék be- illetve kikapcsolása az on/off gombbal történik.

Hétvégére a készüléket ki kell kapcsolni.

A vízfürdőbe csak tiszta (előzetesen etanollal átmosott) tápfolyadékot tartalmazó műanyag vagy üvegtárolók kerülhetnek. Kívülről szennyezett, koszos edényeket/tárolókat szigorúan tilos a vízfürdőbe rakni! Továbbá sérült (repedt) tároló a vízfürdőbe nem kerülhet!

A vízfürdő tisztítása és karbantartása:

A vízfürdőben mindig legyen megfelelő mennyiségű víz: az alsó jel (a vízfürdő jobb belső falán) alá ne kerüljön a víz szintje.

Ha a piros lámpa kigyullad, akkor meg kell nézni a vízszintet. Ha a vízszint megfelelő és ennek ellenére a hibajelzés nem tűnik el, akkor ki kell kapcsolni a készüléket és a műszerfelelőst (Béládi Márta) értesíteni kell.

A vízfürdőt desztillált vízzel kell feltölteni és literenként 1 darab Neomagnol tablettát kell hozzáadni, hogy megakadályozzuk a folyadék befertőződését.

A vízfürdőben levő vizet (fertőtlenítőt tartalmazó folyadék) minden héten egyszer le kell cserélni. Továbbá soron kívül le kell cserélni a folyadékot és át kell mosni a vízfürdőt, ha a folyadék zavarossá válik. Továbbá ha véletlen valamelyik sejttenyésztő médiumot tartalmazó flaska/tároló megreped, és a tartalma kiszivárog a vízfürdőbe, akkor azonnal ki kell fertőtleníteni és takarítani az egész vízfürdőt!

A vízfürdő tisztítását és a folyadék pótlását/cseréjét a BSL2-laboratorium felelősök végzik (Béládi Márta/Komóczi Edit).

Hőmérséklet ellenőrzés:

A vízfürdő hőmérséklete mindig 37 °C-ra van beállítva, ezt átállítani tilos. Továbbá hetente egyszer, egy külső hőmérővel le kell ellenőrizni a vízfürdő hőmérsékletét. A hőmérséklet meghatározását a BSL2 laboratórium felelősei (Béládi Márta, Komóczi Edit) végzik.

A vízfürdő ellenőrzése során mért hőmérséklet értékeket a műszernaplóban kell rögzíteni.