

|  |                                      |       |
|--|--------------------------------------|-------|
| DE OEC BMBI<br>Szabványműveleti előírás  | Száma: BSL2-010                      |       |
|  | Érvényessége: 2013. szeptember 1-től |       |
| <b>A BSL2 LABORATÓRIUMBAN RENDSZERESÍTETT<br/>VÉDŐFELSZERELÉSEK ÉS HASZNÁLATUK</b> |                                      |       |
| Készítette:  | aláírás                              | dátum |
| Ellenőrizte:   | aláírás                              | dátum |
| Jóváhagyta:  | aláírás                              | dátum |
| Tartalma: 4 oldal  | -- darab melléklettel együtt         |       |

| <b>Felülvizsgálta<br/>(dátum/aláírás):</b> | <b>Ellenőrizte:</b> | <b>Jóváhagyta:</b> |
|--|---------------------|--------------------|
|  |                     |                    |
|  |                     |                    |
|  |                     |                    |

|  |                 |       |
|--|-----------------|-------|
| DE OEC BMBI szabványműveleti előírás   | Száma: BSL2-010 |       |
| <b>A BSL2 LABORATÓRIUMBAN RENDSZERESÍTETT VÉDŐFELSZERELÉSEK ÉS HASZNÁLATUK</b> |                 |       |
| Készítette:  | aláírás         | dátum |
| Ellenőrizte:   | aláírás         | dátum |

**A BSL2 laboratóriumban használatos védőfelszerelések listája:**

1. Elsősegély felszerelés
2. ESEMTAN folyékony testle mosó
3. Oldatok savak/lúgok okozta sérülések kezelésére
4. Védőszemüveg
5. Szájmaszkok
6. Gumikesztyűk

**A védőfelszerelések használati utasítása:**

1. Elsősegély felszerelés

*Az elsősegély felszerelés az alábbi komponenseket tartalmazza:*

Steril gyorskötöző pólya (5x8, 10x5 cm)

Vágott mullpólya (10x5 cm)

Steril mullap (1/2x80, 6x6 cm)

Kéztisztító lap

Háromszögletű kendő

Fóliakesztyű

Ragtapasz

Biztosító tű

Olló

Seb-fertőtlenítő oldat

Utasítás elsősegélynyújtáshoz

Feljegyzési füzet

Az elsősegély doboz tartalmát az adott sérülés jellegétől függően kell használni (égés, vágott sérülés).

A BSL2 laboratóriumban történt baleset esetén a laboratórium vezetőjét és az intézeti elsősegélynyújtót (Hartmann Zsolt; mellék: 65899) kell értesíteni, aki ellátja a sérülést.

Továbbá a sérülés mértékétől függően a mentőszolgálat értesítendő (104).

*Tárolás:* A folyóvízes csap feletti polcon.

|  |                 |       |
|--|-----------------|-------|
| DE OEC BMBI szabványműveleti előírás   | Száma: BSL2-010 |       |
| <b>A BSL2 LABORATÓRIUMBAN RENDSZERESÍTETT VÉDŐFELSZERELÉSEK ÉS HASZNÁLATUK</b> |                 |       |
| Készítette:  | aláírás         | dátum |
| Ellenőrizte:   | aláírás         | dátum |

## 2. ESEMTAN folyékony testle mosó

Ajánlott felhasználás kézmosáshoz

Folyóvízzel öblítse le a kezét, majd a kézmosó folyadékból adagoljon kb. 2 ml-t. Öblítse le a kézmosót folyóvízzel, amíg szükséges majd törölje papírtörülővel szárazra.

A BSL2 laboratóriumban a munka befejezésével kötelező kezet mosni!

*Tárolás:* A folyóvízes csap mellett.

*Kiszereles:* 1 liter-es

*Hivatkozás:* OETI 624/2010

## 3. Oldatok savak/lúgok okozta sérülések kezelésére

*Sérülés esetén rendelkezésre álló oldatok:*

2% Nátrium Hidrogén Karbonát - Bőr savsérülésére

0.5 % Ecetsav - Bőr lúgsérülésére

2% Nátrium tetraborát - Szem savsérülésére

2 % Bórsav - Szem lúgsérülésére

*Tárolás:* A folyóvízes csap feletti polc.

## 4. Védőszemüveg (MADRID /UVEX)

A BSL2 laboratóriumban védőszemüveg használata nem kötelező, de ajánlott, amikor olyan mintákkal dolgozunk, ami könnyen szétfröcskölődhet.

*Tárolás:* A folyóvízes csap feletti polcon.

## 5. Szájmaszk (BARRIER Surgical Mask)

A BSL2 laboratóriumban szájmaszk használata nem kötelező, de ajánlott, amikor olyan mintákkal dolgozunk, ami könnyen szétfröcskölődhet vagy aeroszolt képezhet.

*Tárolás:* A folyóvízes csap feletti polcon.

|  |                 |       |
|--|-----------------|-------|
| DE OEC BMBI szabványműveleti előírás   | Száma: BSL2-010 |       |
| <b>A BSL2 LABORATÓRIUMBAN RENDSZERESÍTETT VÉDŐFELSZERELÉSEK ÉS HASZNÁLATUK</b> |                 |       |
| Készítette:  | aláírás         | dátum |
| Ellenőrizte:   | aláírás         | dátum |

#### 6. Gumikesztyűk (Semper Care Latex)

A BSL2 laboratóriumban a védőkesztyű használata kötelező, a kesztyűt viszont tilos kivinni a laboratórium területéről. Ha el kell hagyni a laboratóriumot akkor le kell venni a kesztyűt és oda visszatérve új kesztyűt kell felhúzni.

A kesztyűre került kisebb szennyeződések 70%-os etanollal kell lemosni. Ha viszont veszélyes biológiai mintával szennyeződik a kesztyű, akkor ki kell dobni és újat kell húzni. Az egyes munkafolyamatok néhány lépésénél javasoljuk két gumikesztyű felhúzását (lásd munkafolyamatok részletes leírása).

*Tárolás:* Az ablak előtti asztalon.